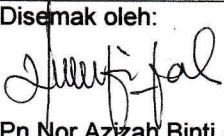
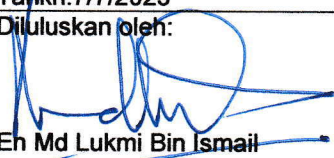


Prosedur Kerja Selamat (PKS)

Aktiviti / Tugas: PENGUNAAN PENYULING AIR (WATER DISTILLER)	
No. Bilik/Makmal/Bengkel: Bilik 5, Unit Pengurusan Makmal Sains PPSK	Jabatan/PTJ: Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK)
Alat Lindung Diri (ALD) / peralatan / lain-lain pertimbangan keselamatan yang diperlukan: Sarung tangan yang bersesuaian, Kasut bertutup, Kot makmal	
Hazard: Elektrik (Kebakaran atau litar pintas) Fizikal (Wap dan air panas, licin)	
Latihan Yang Diperlukan: Prosedur Penggunaan Penyuling Air (Water distiller)	
Langkah untuk menjalankan tugas dengan selamat:	
1	Sebelum: 1.1 Memastikan memakai ALD yang sesuai. 1.2 Memastikan semua pepasang penyuling air (water distiller) berkeadaan baik, tidak retak dan tiada kebocoran arus elektrik. 1.3 Memastikan aliran air paip mencukupi. 1.4 Memastikan bekas takungan air suling tersedia dan berada di tempat yang sesuai.
2	Semasa: 2.1 Memastikan aliran air berjalan dengan baik dan tiada sebarang kebocoran. 2.2 Memastikan air suling yang dihasilkan tidak melimpah dari bekas takungan. 2.3 Memastikan punca pencemaran tidak bersentuhan dengan sumber air suling.
3	Selepas: 3.1 Memastikan suis pemanas dimatikan. 3.2 Memastikan suhu dandang telah turun di bawah takat didih sebelum paip air ditutup. 3.3 Memastikan tiada sebarang tumpahan air untuk mengelak risiko licin. 3.4 Memastikan semua suis elektrik berkaitan ditutup. 3.5 Memastikan semua insiden / kejadian merbahaya dilaporkan mengikut Prosedur Pelaporan Kejadian Berbahaya, Kemalangan Dan Terperangkap Dalam Lif Di PPSK.
Pengesahan	
Disediakan oleh:  En. Nasrul Aizuddin Bin Ab Fatah Penyelia Unit Pengurusan Makmal Sains Tarikh: 7/7/2025	Disemak oleh:  Pn Nor Azizah Binti Abdullah Pengurus Unit Pengurusan Makmal Sains Tarikh: 7/7/2025
Diluluskan oleh:  En Md Lukmi Bin Ismail Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains Tarikh: 7/7/2025	